

食醋游离矿酸速测试纸使用说明书(浅色醋)

【产品介绍】：

国家卫生标准规定，食醋中游离矿酸（硫酸、盐酸、硝酸等无机酸及有机酸草酸等）为不得检出。而以非食用酸配制的醋或被污染过的食醋中经常含有游离矿酸，消费者食用以后，会造成消化不良、腹泻，如果长期食用会危害身体健康。

【检测原理】：参考 GB/T 5009.41

【适用范围】：紫色试纸适用于白醋和颜色较浅的食醋。

【操作方法】：

白醋和颜色较浅的食醋：用试纸直接蘸取样品杯中的食醋，在 60 秒时观察试纸颜色变化，若试纸颜色为蓝色或绿色或蓝绿色为阳性结果；若试纸为紫色，为阴性结果。

若检测结果超过国家标准中的规定，应进行多次重复验证，必要时可将样品送实验室做进一步检测。

注：1 不要用手触摸试纸反应区，每条试纸限用一次，干燥剂不得取出；

2 该试纸极易受潮气、光和热的影响，取出的试纸条应立即使用，否则不得取出。

【保存条件与有效期】：试纸在干燥环境下常温避光保存，不得放于冰箱内，有效期为 12 个月。

