

化妆品中重金属铅胶体金法检测试剂盒使用说明书

【产品介绍】：本产品用于快速检测化妆品中的铅，适用于各类企业及检测机构。本产品检测限为 40 mg/kg。

【检测原理】：

化妆品中铅胶体金法检测试剂盒应用了竞争抑制免疫层析的原理，化妆品中的待检物在流动的过程中与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体和 NC 膜检测线上的待检测物—载体偶联物的结合。如果样本中待检物含量大于 40 mg/kg，检测线不显颜色，结果为阳性；反之，检测线显红色，结果为阴性。

【规格】：10 次/盒

【试剂盒组份】：


名称	数量	名称	数量
检测卡	10 块	2 mL 离心管	1 包
铅试剂 A	1 瓶	手套/滴管	1 包
铅试剂 B	1 瓶	说明书	1 份

【样本处理】：

- (1)取 0.1 g 化妆品于 2 mL 离心管中，加入 0.5 mL 铅试剂 A，加入 1 mL 铅试剂 B，振荡均匀；
- (2) 4000 转离心 1 分钟（如果分层不明显，可延长离心时间至 5 分钟）或静置至明显分层，取离心管底层液体于另一 2 mL 离心管中待测。

【操作步骤及结果判读】：

- (1)测试前将未开封的检测卡和样本恢复至室温。
- (2)从原包装铝箔袋中取出检测卡，在半小时内使用。
- (3)将检测卡平放，用塑料吸管垂直滴加 3 滴（约 90 μ L）无气泡待测液于加样孔。
- (4)反应 5 分钟，根据示意图判定结果，其它时间判读无效。
- (5)质控线 C 显色，检测线 T 出现红色条带为阴性；质控线 C 显色，检测线 T 不出现红色条带为阳性。
- (6)若质控线 C 不显色，说明不正确的操作过程或检测卡失效。

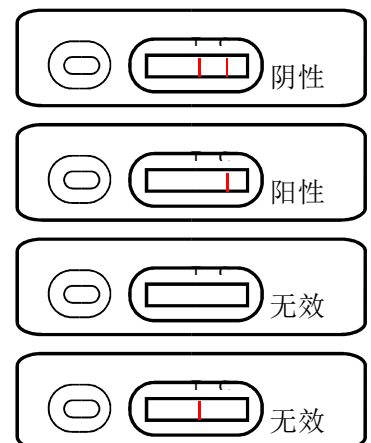

【储存及有效期】：

原包装在 4-30℃ 阴凉避光干燥处储存，有效期为 12 个月，生产日期及有效期见包装盒。

【注意事项】：

- (1)检测过程必须在 20℃~30℃ 环境下进行。
- (2)所用试剂有一定的腐蚀性，使用时请配戴手套。
- (3)请勿使用过期的检测卡。
- (4)尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面。

【自备试剂】：无

【实验所需材料】：2ml 离心管、离心管架、1ml 移液枪、1ml 枪头、样品杯、掌心天平、计时器、离心机、塑料吸管。

